



СТОЙКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ лабораторная

модель СУЛ 1.0

Этикетка АВЕ 99.000.000 ЭТ

Стойка универсальная лабораторная СУЛ 1.0 АВЕРОН (далее **СУЛ**) – предназначена для рабочих мест в зуботехнических и литейных лабораториях.

Условия эксплуатации

окружающая температура 10...35 °С
влажность при 25 °С, не более 80 %

Основные технические характеристики

габариты: ширина×высота×глубина 515×865×625 мм
масса, не более 30 кг
максимальная нагрузка на столешницу 50 кг



Гарантийный срок при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения – 12 месяцев со дня продажи.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации.

модель		СУЛ 1.0	
Заводской номер			
Дата выпуска			

Контролер _____
(подпись)

Продавец _____
(подпись)
Дата продажи _____

М.п.

Гарантия действительна при наличии даты продажи, печати и подписи продавца.


Комплектность

стойка (1)	2 шт	упоры	4 шт
столешница (2)	1 шт	ключ торцевой S10	1 шт
рама столешницы (3)	1 шт	болт M6×30	8 шт
полка нижняя (4)	1 шт	шайба 6	8 шт
рама нижней полки (5)	1 шт	винт M4×20	4 шт
стенка задняя (6)	1 шт	заглушка Ø16	8 шт
ящик (7)	1 шт		
лоток для инструмента	1 шт		

Порядок сборки

Во избежание перекосов стойку собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

- **сборка каркаса:** соединить раму (3), раму (5) и стойки (1) болтами M6×30 с шайбами 6 мм;
- установить нижнюю полку (4) и столешницу (2) на соответствующие рамы;
- закрепить заднюю стенку (6) к стойкам (1) винтами M4×20;
- вкрутить упоры (8) и отрегулировать устойчивое положение **СУЛ** их вращением;
- установить ящик (7) в направляющие;
- разместить в ящике лоток для инструмента.

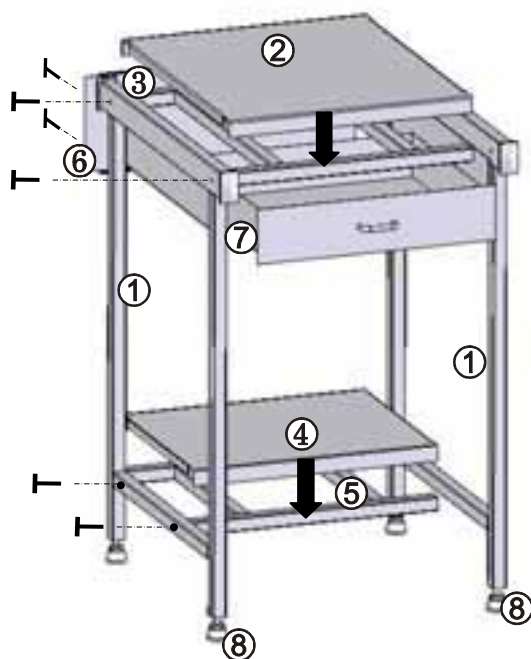

Изготовитель:

620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
тел. (343) 234-65-86, факс (343) 234-65-72
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

www.averon.ru
feedback@averon.ru